

# LS2

## 100W ハロゲン光源




日本総代理店  
旭光通商株式会社  
[www.kyokko.com](http://www.kyokko.com)

*Hansatech*  
Instruments



## LS2 100W ハロゲン光源

- > 高輝度100Wタングステンハロゲン光源(50Wオプションあり)
- > DW1、DW1/AD、LD1/2電極チャンバーで使用した場合、最大 $1800\mu\text{molm}^{-2}\text{s}^{-1}$ まで対応
- > LS2/FO & A8 アクセサリー使用時、DW2/2、DW3、LD2/3 電極チャンバーで最大 $8000\mu\text{molm}^{-2}\text{s}^{-1}$ の照度
- > 光源全体の強度変動を最小化し、平行光からの発散を最小化
- > 赤外線低減ホットミラーフィルター搭載
- > 安定化電源を搭載
- > 減光フィルターやバンドパスフィルターの装着が可能

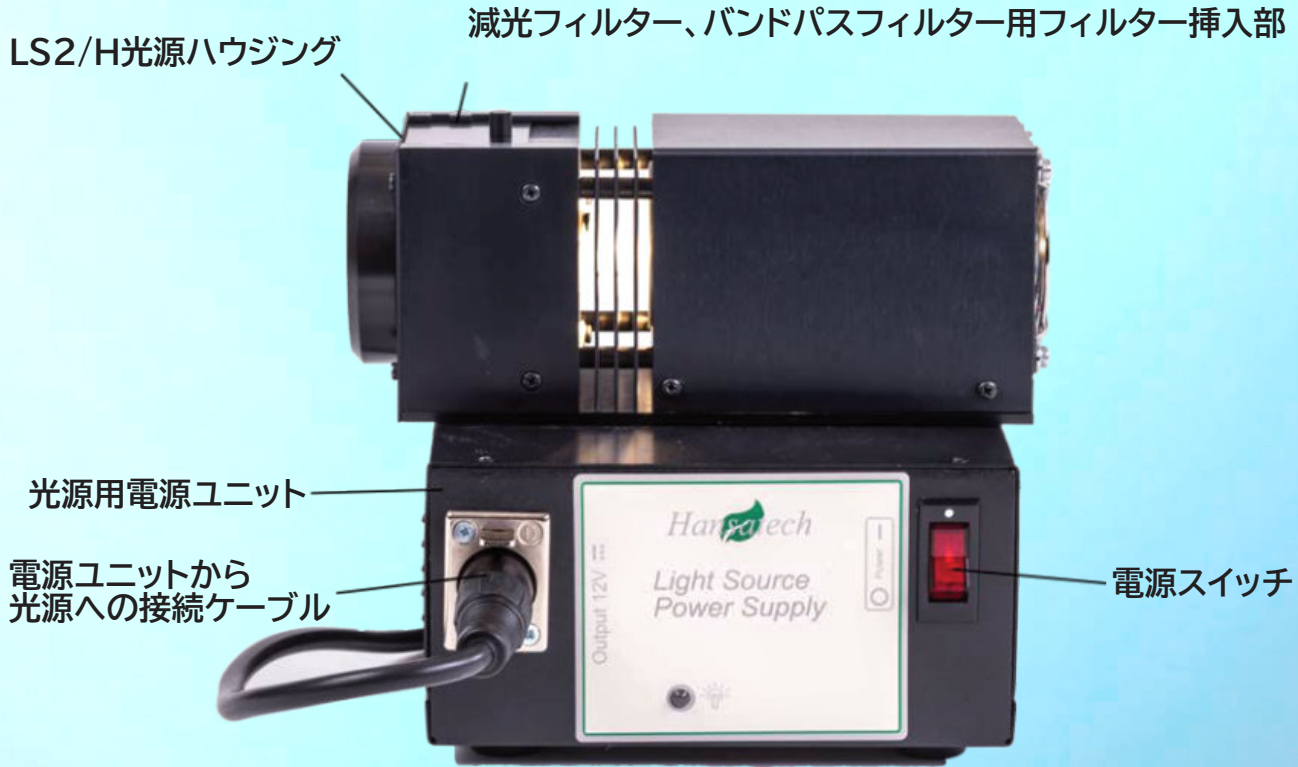

LS2/FO アダプターにはレンズが取り付けられており、ビームを A8 光ファイバーケーブルの端に集光します。これにより、光ファイバーケーブルのチャンバー端での光強度は最大 $8000 \mu\text{mols m}^{-2} \text{s}^{-1}$ まで増加します。



LS2光源には、透過率の異なる $50\text{mm}^2$ 減光フィルターが4枚セットで標準添付されています。

- フィルターA 80%
- フィルターB 50%
- フィルターC 25%
- フィルターD 10%

これらのフィルターを組み合わせることで、適切なPFD (光束密度)値を得ることができます。

LS2 100Wハロゲン光源は、LD1/2気相電極チャンバーのアクリルトップウインドウに直接取り付けられます。

**LS2**  
**100W ハロゲン光源**

*Hansatech*  
Instruments

# サポート情報

ハンザテック製品をご購入いただいたお客様には、継続的なサポートと迅速で効率的な対応をお約束します。

ハンザテック製品はすべて、製造上の欠陥や素材の欠陥に対して、出荷から12ヶ月間保証されています。ただし、誤用や不正な修理による損傷は保証の対象外です。

機器に問題が発生した場合は、旭光通商にご相談ください。保証期間内であれば、修理や交換に対応いたします。

保証期間中の部品代、工賃は無料ですが、通関料、返送料は必要に応じて請求させていただく場合があります。

保証期間外の修理についても、旭光通商までご連絡いただき、費用の見積もりと返送方法についてご相談ください。

*Hansatech*  
Instruments

日本総代理店  
旭光通商株式会社  
[www.kyokko.com](http://www.kyokko.com)